



Anleitung Probenahme Tupferproben

*Wichtig: Vor Probenahme immer zuerst den Abholungstermin vereinbaren!
Tel.: 03843-751-301*

Die Probenahme sollte von gereinigten und desinfizierten Flächen erfolgen. Die Flächen müssen trocken sein.

Von der zu beprobenden Fläche sind ca. 20 cm² (4 cm x 5 cm) abzutupfern.

Die Probenahme sollte am Tag der Abholung bzw. des Verschickens erfolgen (frühestens einen Tag vorher). Wenn die Tupfer verschickt werden, müssen sie während des Transports gekühlt werden. Bei der Abholung durch unseren Kurierdienst ist die Kühlung durch unsere Kühlfahrzeuge sichergestellt.

Vorgehensweise

1. Probenahmeprotokoll ausfüllen (Probenahmestellen festlegen)
2. Probe-Nummern auf die Tupferröhrchen übertragen (wasserfest, nicht verwischbar) (Kugelschreiber, „Edding“)
3. Hände waschen und desinfizieren
4. Tupfer Nr. 1 unter leichtem Drehen aus dem Röhrchen herausziehen und mit der Kochsalzlösung anfeuchten (Tupfer darf danach nicht tropfen). Den Tupfer nur im Griffbereich und nicht am Stab anfassen.
5. Mit dem Tupfer über die zu beprobende Fläche wischen. Den Tupfer dabei leicht andrücken und drehen. Es muss die gesamte Fläche erfasst werden. Zuerst wird von rechts nach links und danach von oben nach unten gestrichen.
6. Den Tupfer wieder in das dazugehörige Röhrchen stecken.
7. Den Ablauf mit den weiteren Tupfern ab Nr. 4 wiederholen
8. Alle Tupfer und das Röhrchen mit der Kochsalzlösung in den Beutel packen und bis zum Versenden/Abholen im Kühlschrank lagern.
9. Das Probenahmeprotokoll außen am Beutel befestigen und beides dem Kurierfahrer übergeben bzw. versenden.

erstellt:/aktualisiert: 18.01.18

Jeh-el

geprüft: 18.01.18

[Signature]

freigegeben: 18.01.18

[Signature]